

V 1.0.2

GMycSpray 支原体喷雾试剂

产品简介:

支原体喷雾能阻止真菌（和孢子），细菌（和孢子），支原体和病毒（包括 HIV 和 Hepatitis B）的生长和污染。它的活性成分是季铵类衍生物，不含汞，甲醛，苯酚或酒精等刺激性物质，无毒并可以生物降解。对一般的工作台和器材表面没有任何损伤。

试剂盒包装清单和储存条件:

产品名称	货号	规格	保持条件	保质期
GMycSpray 支原体喷雾	GM-83604-1	500 mL	常温	18 个月
GMycSpray 支原体喷雾	GM-83604-2	1 L	常温	18 个月
GMycSpray 支原体喷雾	GM-83604-3	5 L	常温	18 个月

使用方法:

1. 每两个星期喷一次 CO₂ 培养箱，喷洒前不需要清空培养箱。
2. 超净工作台每次使用前喷一次，待其自然风干。

注意事项:

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
2. 整个实验，应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
3. 为了您的健康，实验操作时请穿实验服和带一次性手套。

相关产品:

吉满拥有的一系列针对支原体的预防和清除产品:

试剂名称	产品编号
Gmyc-1 支原体清除试剂	GM-83601
Gmyc-2 支原体清除试剂	GM-83602
GMyc-3 支原体清除试剂	GM-83603