

V 1.0.2

Switch-On Reagent 说明书

产品简介:

Switch-On Reagent 主要用于增强细胞中基因的表达。部分免疫检查点基因对特定的细胞(如 Jurkat)有毒性, 细胞难以长期稳定的表达此基因。为此吉满生物特别推出 Switch-On Reagent, 通过优化的表达框序列和 Switch-On Reagent, 能够极大的增强免疫检查点基因的表达。

试剂盒包装清单和储存条件

货号	试剂名	容量 (1000×)
GM-041519	Switch-On Reagent (1000×)	1 mL

运输与保存方法

干冰运输。-80°C避光保存。有效期 18 个月。

使用方法:

Switch-On Reagent 使用前确保瓶盖密封, 解冻至室温, 轻轻旋动混匀并用 70%乙醇擦拭瓶子表面, 再放到超净工作台。剩余液体分装保存。按需取用。避免反复冻融。

使用 Switch-On Reagent 处理细胞:

1. 每 10 mL 培养基中加入 10 μ L Switch-On Reagent 溶液并保持 2 - 4 天, 期间需换液时按比例加入 Switch-On Reagent 溶液。
2. 2 - 4 天后即可检测基因的表达或进行活性检测实验。

注意事项:

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
2. 整个实验, 应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
3. 为了您的健康, 实验操作时请穿实验服和带一次性手套。